

Procédure d'installation du KIT VISION

- 1 - Insérer le CD « MOTIC Images Plus 2.0 ML - 2 C.D. différents : Un pour un P.C. et l'autre pour un MAC
- 2 - Installation du logiciel
- 3 - Puis lancer le logiciel

Visualisation de l'écran ci-dessous :



En passant la souris sur les icones, vous pouvez lire les différentes inscriptions :



En cliquant sur cette caméra, vous ouvrez la visualisation via le logiciel « Motic MCCaméra 1.1 »

Déposer le calibre étalon (plaque en verre) sur la plaque blanche du microscope.


Régler la netteté, puis tourner le zoom, pour arriver en butée sur le chiffre « 1 »

Enregistrer sous « x1... »

Calibration :

Cliquer sur « Mesurer »

- Assistant de calibration
- Puis sur « Charger l'image »
- Ouvrir le fichier de votre étalon x1
- Sélectionner l'objectif « x1 » sur « Cette image est capturée avec un agrandissement objectif de ... »
- Puis le diamètre de l'étalon « 2000 » sur « Diamètre externe du schéma rond foncé »
- Une fois ces opérations terminées, cliquer sur « Calibration »
- Enregistrer le nom du signe « x1 ... » puis enregistrer.

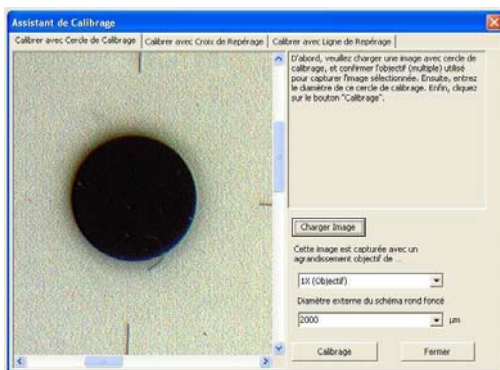

Refaire cette opération pour les objectifs : x2, x3 et x4



Une fois le paramétrage effectué, ouvrir le fichier ou se trouve votre empreinte.

- Rechercher votre « objectif, x1, x2, X3, x4 » enregistré.
- Choisir l'unité souhaitée, ainsi que la précision souhaitée (chiffre derrière la virgule)

Votre KIT VISION est maintenant configuré !

Notre service technique « KIT VISION » est à votre disposition, pour tout renseignement complémentaire.